

停電時の対処の仕方および注意

- 停電開始および終了時，M1 1名（正）+B4 1名（副）の計二名がそれぞれ立ち会う。
- 停電開始前に，実験室全体を回って，稼働している実験器具などがいないか確認すること。
- 終了後も，同様に，異常に電源が入っている器具がないか確認すること。
- 開始時，終了時いずれも，約 30 分は待機して，異常がないかを確認して帰宅すること。

注意事項

【共通 PC】

- ✓ 電源をおちているか**必ず**確認すること。

【実験器具乾燥機】

- ✓ 主電源をオフにして，停電時は使用しないこと（一度，停電時事故があった）。

【冷凍庫・冷蔵庫】

- ✓ -30 度の冷凍庫（SANYO）は，一度ソケットを抜いたら**必ず** 5 分後に入れること（守らないと壊れます）。
- ✓ -80 度の冷凍庫は，約一分，他の冷蔵庫も 10 秒以上たってから入れ直すこと。

【AKTA】

- ✓ 第二実験室のチャンバー（冷蔵庫 4 度）の中にある AKTA は，電源が常に入っているようにすること。
- ✓ 電源を一度きり，再び電源を入れると自動的に UV がオンになるので，オフにすることを忘れないこと（設定がわからない場合は，事前に聞いておくこと）。